



Legiolert™

Détection facile et précise de *Legionella pneumophila*

Surveillance de routine simplifiée

Facile

- Une coloration brune indique un résultat positif par culture
- Réduction du temps de préparation des échantillons par rapport aux méthodes de culture traditionnelles.

Rapide

- Flux de travail simplifié, avec moins de 2 minutes de manipulation
- Résultats définitifs confirmés en 7 jours, sans étapes de confirmation supplémentaires
- Lecture plus rapide que les méthodes de culture traditionnelles
- Procédure de contrôle qualité effectuée en 15 minutes.

Précis

- Détecte spécifiquement *Legionella pneumophila*, la première cause de légionellose¹
- Élimine l'interprétation subjective des résultats des méthodes de culture traditionnelles.



IDEXX Legiolert™
quantifie la bactérie
Legionella pneumophila
en 7 jours

Quanti-Tray®/Legiolert™
permet une quantification NPP
(nombre le plus probable)
allant jusqu'à 2 272 par
échantillon de 100 mL.



IDEXX

SOCIÉTÉ CERTIFIÉE ISO 9001:2008
SOCIÉTÉ CERTIFIÉE ISO 14001:2004

Précis et facile.

Pour commencer – échantillons d'eau potable

Les échantillons d'eau potable Protocole 100 ml

Mesurez la dureté de l'échantillon d'eau potable et ajoutez le complément Legiolert™ correspondant.



Ajoutez le réactif à l'échantillon d'eau puis secouez afin de le dissoudre.



Pour commencer – échantillons d'eau non potable

Les échantillons d'eau non potable.

Ajoutez le réactif au diluant stérile.



Appliquez le pré-traitement Legiolert™ à l'échantillon d'eau non potable.



Ajoutez l'échantillon ainsi traité au mélange contenant le réactif.



Quantification

Versez l'échantillon dans le Quanti-Tray® / Legiolert™ ++.



Fermez-le hermétiquement à l'aide du Quanti-Tray® Sealer PLUS® puis incubez-le pendant 7 jours.



Interprétez les résultats : les puits bruns et/ou troubles sont positifs à *Legionella pneumophila*.



Quanti-Tray®/Legiolert™ permet une quantification NPP (nombre le plus probable) allant jusqu'à 2272 par échantillon de 100 mL.

++ Quanti-Tray/Legiolert est prévu pour être utilisé uniquement avec le Sealer PLUS.

Reference: 1. Brunette G. CDC Health Information for International Travel 2016 (The Yellow Book). Oxford University Press; 2015.

Appelez dès aujourd'hui votre représentant IDEXX au: **00800-4339 9111** (gratuit) ou **01.49.21.83.21**. Vous pouvez également visiter la page Web idexx.fr/eau ou envoyer un courriel à l'adresse water@idexx.com pour en savoir plus.

IDEXX Water, Units 1b and 1c, Newmarket Business Park, Newmarket, Suffolk. CB8 7ER.

©2017 IDEXX Laboratories, Inc. Tous droits réservés. AD 20170830-1002-00
®/TM Legiolert, Quanti-Tray, et Quanti-Tray Sealer PLUS sont des marques commerciales ou des marques déposées d'IDEXX Laboratories, Inc. ou de ses filiales, protégées aux États-Unis et/ou ailleurs dans le monde. La politique d'IDEXX concernant la protection des données est disponible sur le site idexx.com.

IDEXX

SOCIÉTÉ CERTIFIÉE ISO 9001:2008
SOCIÉTÉ CERTIFIÉE ISO 14001:2004